

تعليمات استخدام OriGen Accessory Set Supplies (العربية، AR)



ملاحظة: يجب قراءة هذه التوجيهات وفهمها قبل الاستخدام. اتبع دائمًا بروتوكول مؤسستك.

الاستخدام المقصود: مستلزمات مجموعة الملحقات مخصصة للاستخدام في نقل السوائل.

وصف الجهاز: قد تتضمن مستلزمات مجموعة الملحقات توليفة متنوعة من مسامير الثقوب و/أو الصمامات الخالية من الإبر و/أو المحاقن و/أو المحابس و/أو وصلات لوير و/أو مسامير الوصول إلى القنينات. لا تحتوي مستلزمات مجموعة الملحقات على الفتالات أو البيسفينول أ أو اللاتكس.

المجموعة الفرعية لعائلة المنتجات	رمز القطعة
مهيئات المسامير والوصول المعقم	CBS
مهيئات المسامير والوصول المعقم	IBS
مهيئات المسامير والوصول المعقم	NFV
مكونات معقمة	PC2-B
مكونات معقمة	SC-1
مسامير القنينات	VSV

تحذير:



لا تستخدم مرة واحدة فقط: قد يؤدي التنظيف وإعادة التعقيم إلى تلف الجهاز، مما قد يتسبب في تلوث بكتيري أو فيروسي.



- لا تعيد التعقيم



لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة تالفة.



لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

- استخدم تقنية معقمة.

- ليست كل الملحقات مقاومة لمادة ثنائي ميثيل السلفوكسيد (DMSO) بنسبة 100%: وقد يؤدي التعرض لمادة ثنائي ميثيل السلفوكسيد (DMSO) النقي لفترة طويلة إلى تدهور بعض البوليمرات. اتصل بشركة OriGen للحصول على قائمة كاملة بالأجزاء المقاومة لثنائي ميثيل السلفوكسيد (DMSO).

تعليمات الاستخدام:

تعليمات الوصول المعقم ومهيئات المسامير :

- افتح منفذ المسامير بالكيس وأدخل المسامير عبر الغشاء عن طريق دفع المسامير ولقّه حتى يخترق الغشاء المصنوع من مادة أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA).
 - في حالة استخدام صمام خالي من الإبر، ادفع محقنة مزودة بقل لوير أو جهازًا آخر مزودًا بقل لوير داخل الغشاء لتفعيل الصمام. قم بلف المحقنة أو الجهاز الآخر المزود بقل لوير لتثبيته في مكانه.
 - في حالة استخدام صمام خالي من الإبر، يمكن الوصول إلى الصمام باستخدام جهاز مزود بقل لوير عدة مرات، إذا رغبت في ذلك.
 - استخدم جهاز المحقنة لنقل السائل.
- a. **ملاحظة:** مقدار الحجم المحتفظ به في المسامير هو 1.8 مل.

تعليمات خاصة بالمكونات المعقمة:

- تتميز المحابس بأربعة مسارات لنقل السوائل.
- ركب جهاز المنتج بوصلة لوير المناسبة على المحبس.
- لإيقاف التدفق أو توجيهه، اضبط الذراع على اتجاه التدفق المطلوب.
- بالنسبة إلى PC2-B، قم بتركيب الغطاء على وصلة لوير الأنثى، حسب الرغبة.

تعليمات خاصة بمسامير القنينات:

تم التأكد من صحة استخدامه مع قنينات OriGen

- ركب مهايئ المسامير بالقنينة، مع التأكد من ثقب الحاجز المطاطي الموجود على القنينة بالكامل. يجب تشييق المشابك البلاستيكية الموجودة أسفل الحلقة المعدنية للحاجز.
 - باستخدام محقنة مزودة بقل لوير، ادفع المحقنة أو جهازًا آخر مزودًا بقل لوير في الصمام، ثم قم بلفه برفق لتثبيته في مكانه وإزالة السائل.
 - يمكن الوصول إلى الصمام باستخدام جهاز مزود بقل لوير عدة مرات.
- أ. **ملاحظة:** لا يعمل مهايئ المسامير هذا على إطالة فترة صلاحية DMSO و DMSO/Dextran.



مسار السائل معقم وغير مولد للحرارة.



التعقيم: مُعقَّم بالإشعاع.

التعبئة: تتم تعبئة مستلزمات مجموعة الملحقات بشكلٍ فردي في كيس وتعبئة من 10 إلى 50 كيسًا في علب كرتونية. قد تتوفر عيوات بديلة. اتصل بشركة OriGen لمزيد من المعلومات.

التخزين: يُحفظ في مكان بارد وجاف.

التخلص من الجهاز: تخلص من الجهاز بعد الاستخدام وفقًا للبروتوكول المؤسسي.

الشكاوى: يجب على أي مستخدم/عميل لديه شكوى أو غير راضٍ عن جودة المنتج و/أو مطابقته للمواصفات و/أو موثوقيته و/أو سلامته و/أو فعاليته و/أو أدائه إخطار شركة OriGen Biomedical أو موزعها المعتمد. في حالة وقوع حادث أو احتمالية وقوع حادث خطير من شأنه أن يؤدي إلى وفاة أو تدهور خطير في الحالة الصحية لمريض أو مستخدم، يجب تحذير شركة OriGen Biomedical أو موزعها المعتمد على الفور عبر الهاتف أو الفاكس أو من خلال إرسال خطاب. يجب أن تكون جميع الشكاوى مصحوبة باسم (أسماء) ومراجع ورقم (أرقام) دفعة المكون (المكونات) واسم وعنوان مقدم الشكوى وطبيعة الشكوى مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل والإشارة إلى الرد المطلوب.

إخلاء المسؤولية

تضمن شركة OriGen Biomedical استخدام الرعاية المعقولة في تصنيع هذا الجهاز وأنه خالٍ من أي عيوب في الصناعة أو المواد وقت الشحن من شركة OriGen. يتمثل التزام OriGen الوحيد في إصلاح أو استبدال أي جهاز ترى أنه كان معيبًا في وقت الشحن. يتحمل المشتري جميع المسؤوليات الناتجة عن سوء الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو أي استخدام آخر بخلاف ما هو مقصود، بما في ذلك إعادة تعقيم هذا المنتج. لا تتحمل شركة OriGen المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار أو النفقات العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام هذا المنتج. يحل هذا الضمان محل جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت ضمنية أو صريحة أو شفوية أو مكتوبة.

الممثل الأوروبي
أدفيينا المحدودة

Tower Business Centre
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013 Malta



الشركة المُصنَّعة:

شركة OriGen Biomedical
Burlson Rd. Bldg D 7000
Austin, TX, USA 78744
الهاتف: +1 512 474 7278
الفاكس: +1 512 617 1503

البريد الإلكتروني: sales.us@origen.com

CE0459

تم وضع علامة CE منذ 13 يناير 2003.

www.origen.com

مسرد الرموز على www.origen.com/symbolglossary

رموز الأيزو المنسقة الأخرى رقم 1:2016-15223:

REF - رقم الكتالوج/رمز المنتج

LOT - رقم التشغيل/الدفعة

MD - الجهاز الطبي

مؤشر حاجز التعقيم

تاريخ التصنيع

الرموز غير المنسقة:

الكمية	يشير إلى عدد الوحدات في العبوة المصاحبة.
--------	------------------------------------------

LC219.R02، 2022-08، حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة OriGen Biomedical ©. جميع الحقوق محفوظة